

CACWEBでの依頼分析の確認機能

Updated 2026/4/1




1. 依頼分析について

●従来の依頼分析の方法

CAC-web上でRQ(依頼)ボタンからスタッフに分析を依頼
システム上でpdfを作成して、それを試料とともにス
タッフに依頼していた

- スタッフは依頼の
受付や連絡が煩雑
- ユーザは自分の
依頼の確認が難しい




<p>History</p>  <p>FAB-MS (700)</p> <p>Available now</p> <p>U W</p> <p>RS RQ</p> <p>LAST: ASANO (cac) 2025-03-18 16:22</p> <p>06-6879-8526</p> <p>History</p>	<p>History</p>  <p>DART-MS</p> <p>Available now</p> <p>U W</p> <p>RS RQ</p> <p>LAST: Nawata (Sakamoto lab) 2025-06-06 17:03</p> <p>8452</p> <p>History</p>	<p>8529</p> <p>History</p>  <p>MALDI-MS</p> <p>Available now</p> <p>U W</p> <p>RS RQ</p> <p>LAST: ASANO (cac) 2025-05-30 19:00</p> <p>06-6879-8526</p> <p>History</p>
--	---	--

CACWEBから依頼分析可能に

2. 依頼分析の概要

●依頼の流れ

1. システム上で依頼 cac-web

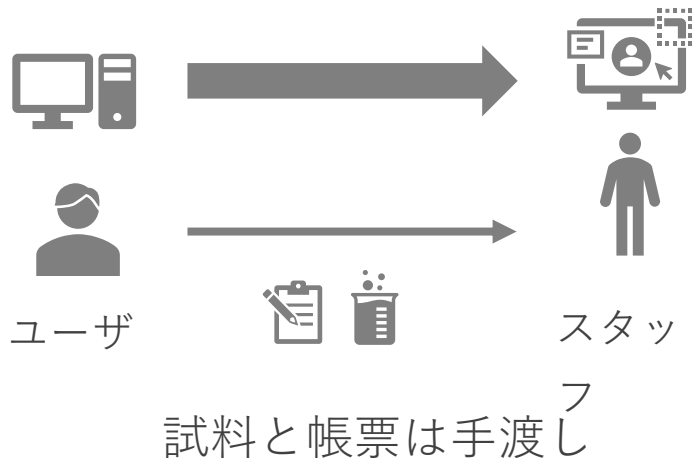


2. 依頼分析を実施

スタッフによる依頼分析

In Progress



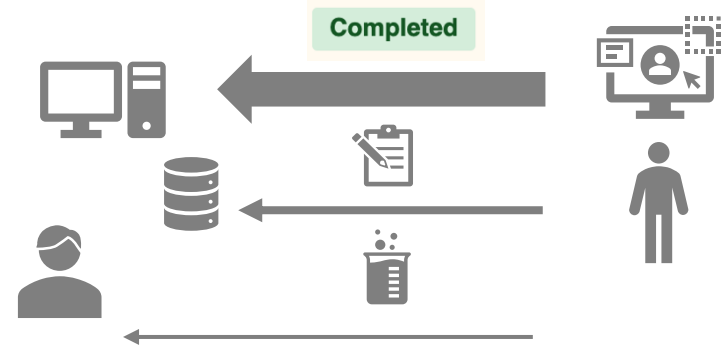

3. 分析結果の連絡 cac-web



結果データをNASに
試料は手渡しで返却

3. 依頼分析の方法

- 依頼したい装置のRQ(依頼)ボタンを押し、PDFを作成

History	History
 <p>FAB-MS (700)</p> <p>Available now</p> <p>U W</p> <p>RS RQ</p> <p>LAST: ASANO (cac) 2025-03-18 16:22</p> <p>06-6879-8526</p> <p style="text-align: center;">History</p>	 <p>DART-MS</p> <p>Available now</p> <p>U W</p> <p>RS RQ</p> <p>LAST: Nawata (Sakamoto lab) 2025-06-06 17:03</p> <p>8452</p> <p style="text-align: center;">History</p>



NMR Analytical Request Form

Sample Name:

Molecular Formula:

Molecular Weight:

Concentration:

Structure: ファイル...ません。

Solvent:

Machine:

Nuclide:

1H

13C

19F

31P

Other


Comment if you need

Fund Code:(Ask your lab's staff)

REQUEST

4. 依頼を確認

- ログインして、「View your analysis」をクリック

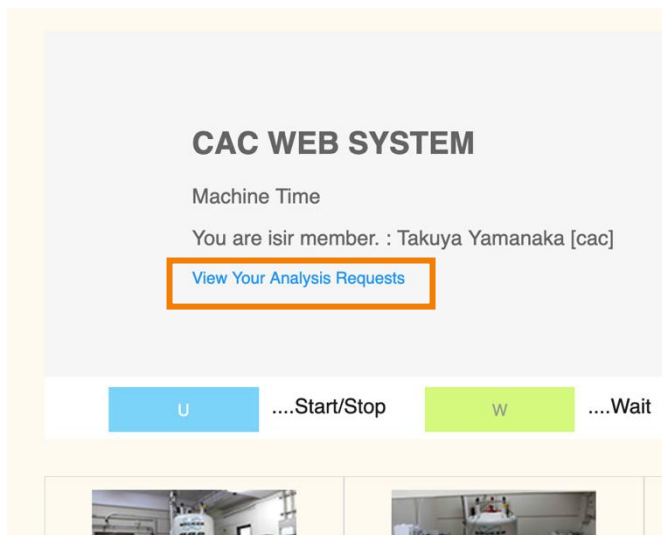

Comprehensive Analysis Center

CAC WEB SYSTEM

Your Analysis Requests
Welcome Takuya Yamanaka (cac)

Analysis Request History

Sample No	Instrument	Request Date	Status	Actions	PDF
9115	FT-MS(ESI,APCI,APPI)	2025/04/17 15:14	Pending	View Details	
9114	FT-MS(ESI,APCI,APPI)	2025/04/17 14:48	In Progress	View Details	
9113	FT-MS(ESI,APCI,APPI)	2025/04/16 18:55	Pending	View Details	
9112	FT-MS(ESI,APCI,APPI)	2025/04/16 18:54	Pending	View Details	
9111	FT-MS(ESI,APCI,APPI)	2025/04/16 18:53	Pending	View Details	

5. 依頼を確認

- ログインして、「View your analysis」をクリック
依頼した日時や状態、依頼内容を確認できる

Analysis Request History

Sample No	Instrument	Request Date	Status	Actions	PDF
9115	FT-MS(ESI,APCI,APPI)	2025/04/17 15:14	Pending	View Details	
9114	FT-MS(ESI,APCI,APPI)	2025/04/17 14:48	In Progress	View Details	
9113	FT-MS(ESI,APCI,APPI)	2025/04/16 18:55	Pending	View Details	
9112	FT-MS(ESI,APCI,APPI)	2025/04/16 18:54	Pending	View Details	
9111	FT-MS(ESI,APCI,APPI)	2025/04/16 18:53	Pending	View Details	

装置名

依頼の状態 (スタッフが変更)

Pending

依頼受付まち

▼

In Progress

依頼実施中

▼

Completed

依頼完了

依頼時のPDFを確認できる

完了はメールで通知
結果データをNAS等に

対応ずみ装置

- FT-MS
- NMR
- CHN
- XtaLAB, SmartLAB
- Synergy-ED (2026/4より開始)